

## 脱钙终点检测试剂盒（化学法）

产品货号：R23218

产品规格：100T/500T

### 产品简介：

一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切除完整的切片。对含钙组织最好固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游的实验，如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸以及电解法脱钙。

在脱钙的过程中，应每隔一段时间检测一次脱钙程度，避免脱钙过度。脱钙过度会增加组织的损伤程度，进而影响染色结果。

### 产品组成：

产品名称	100T	500T	保存条件
试剂(A): 中和液	100ml	500ml	室温
试剂(B): 草酸铵溶液	10ml	50ml	室温

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 取正在使用的脱钙液 5ml，加入中和液 1ml，充分混匀。
2. 加入草酸铵溶液 0.1ml，充分混匀。
3. 观察有无沉淀，有沉淀说明脱钙有效。

### 注意事项：

1. 采用离子交换树脂法脱钙时，不宜采用本法。
2. 每隔一段时间检测一次脱钙程度，避免脱钙过度，脱钙过度会增加组织的损伤程度，影响染色结果。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com